


开始之前

- 您的软件是否属于批量许可协议(VLA)? 安装须知请咨询VLA管理员。
- 您是否从上一个版本的LabVIEW升级? 在安装新版LabVIEW之前, 请参考LabVIEW开发平台DVD 1上的*LabVIEW升级说明*, 获取备份现有VI和项目的详细信息。

1 安装LabVIEW及其模块和工具包

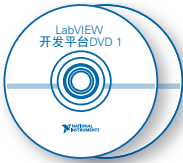

- 将LabVIEW开发平台DVD 1插入光驱, 按照屏幕提示操作。
- 出现提示时, 输入要激活产品的序列号。产品序列号在软件外包装或**所有权证书**上。

注: 如购买了LabVIEW基础版或完整版开发系统, 需使用单独的序列号激活应用程序生成器。

2 安装NI设备驱动程序



- LabVIEW安装完成后, 如出现提示**安装硬件支持**, 请插入NI设备驱动DVD。
- 选择要与当前版本LabVIEW配合使用的硬件的驱动程序。

注: 如未在安装程序的**组件**部分找到某驱动程序, 可使用硬件设备随附的驱动程序光盘或访问ni.com/drivers下载驱动程序。

3 安装硬件



安装NI硬件的详细信息, 请参考设备随附的说明文档(印刷文档或PDF文件)。

安装LabVIEW过程中出现问题?

安装LabVIEW以及NI设备驱动的常见问题以及解答, 请参考LabVIEW开发平台DVD 1上的*LabVIEW 安装疑难解答*(troubleshooting_guide.html)。

LabVIEW 2013系统要求

LabVIEW基础版、完整版和专业版开发系统的系统要求如下。

Windows	运行引擎	开发环境
处理器	Pentium III/Celeron 866 MHz或等效处理器	Pentium 4/M或等效处理器
RAM	256 MB	1 GB
屏幕分辨率	1024 x 768像素	1024 x 768像素
操作系统	Windows 8 (32位、64位) Windows 7/Vista (32位、64位) Windows XP SP3 (32位) Windows Server 2003 R2 (32位) Windows Server 2008 R2 (64位)	Windows 8 (32位、64位) Windows 7/Vista (32位、64位) Windows XP SP3 (32位) Windows Server 2003 R2 (32位) Windows Server 2008 R2 (64位)
磁盘空间	382 MB	3.5 GB (包括NI设备驱动DVD中的默认驱动程序)
颜色选板	N/A	LabVIEW和LabVIEW 帮助包含16位彩色图形。LabVIEW至少需要16位彩色配置。
临时文件目录	N/A	LabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留磁盘空间存放临时文件。
Adobe Reader	N/A	如需查看PDF格式的LabVIEW用户手册，必须安装Adobe Reader。
<p>注： LabVIEW在Windows操作系统上的使用有下列限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> • LabVIEW不支持Windows 2000/NT/Me/98/95以及Windows XP x64。 • 以访客账户登录Windows操作系统，不能访问操作系统上安装的LabVIEW。 		

安装LabVIEW模块和工具包的附加系统要求

LabVIEW模块和工具包可能有额外的系统要求。找到LabVIEW开发平台DVD 1上的LabVIEW 开发平台自述文件(readme_platform.html)，找到相应的模块或工具包的部分，可查看特定模块或工具包的最小安装需求。

关于National Instruments商标的详细信息，请访问ni.com/trademarks，查看NI Trademarks and Logo Guidelines。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。关于NI产品和技术的专利权，请查看软件中的帮助»专利信息，光盘中的patents.txt文件，或访问ni.com/patents查看National Instruments Patent Notice。安装结束后，可在NI产品的自述文件中找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明。关于NI全球贸易合规性政策，以及如何获取HTS编码、ECCN和其他进出口数据的详细信息，请参考ni.com/legal/export-compliance的Export Compliance Information部分。